



PLUS 2/PRO/MED/GENERAL PURPOSE

Refrigerators and Freezers for General Purpose Storage

User Manual

Write model and serial numbers here:

FELIX STORCH, INC.
ISO 9001:2015 Registered
770 Garrison Avenue
Bronx, New York 10474
www.accucold.com

MODEL NUMBERS

PLUS 2 MODELS

- FF6L / FF7L / FF28LWH / FF511L / FF521BL / FFAR24L / SCR600L / FF590SSHH / FFAR10 / FFAR12W / FFAR121SS / PLUS2 Series

All-refrigerators with automatic defrost or frost-free operation

- ACF48W / VT65ML / FS603 / FS407L / FS30L / FS24L PLUS2 Series

All-freezers

- CM411L / CP351L / CT66L / S19LWH / CP133 PLUS2 Series

Refrigerator-Freezers

- SP6DS / SP6DSSTB / SP6DS2D PLUS2 Series

Drawer refrigerators

- PLUS2 all-refrigerators include digital thermostats, internal fans, and NIST calibrated thermometers.
- PLUS2 refrigerator-freezers include internal fans (in the refrigerator compartment) and NIST calibrated thermometers.
- PLUS2 all-freezers include NIST calibrated thermometers.

PRO MODELS

- FF6 / FF7 / FF28LWH / FF511L / FF521BL / FFAR24L / FF28LWH / SCR600L / FFAR10 / FFAR12W / FFAR121SS PRO Series

All-refrigerators with automatic defrost or frost-free operation

- VT65M / FS603 / FS407L / FS30L / FS24L PRO Series

All-freezers with manual defrost operation

- PRO all-refrigerators include digital thermostats, internal fans, and probe holes.
- PRO all-freezers include probe holes for user-provided monitoring equipment.

MED MODELS

- FF511L / FF521BL / FF7L / SCR610BL / SCR1156 MED Series

All-refrigerators with automatic defrost or frost-free operation

- VT65ML / FS407L / FS30L / FS24L MED Series

All-freezers with manual defrost operation

- MED all-refrigerators include digital thermostats, internal fans, and NIST calibrated temperature alarms.
- MED all-freezers and refrigerator-freezers include NIST calibrated temperature alarms.

GENERAL PURPOSE MODELS

NOTE: Units in this series are for basic storage applications and should not be used to hold vaccines, clinical biologicals, or other materials that require strict temperature uniformity.

- FFAR23LGP/FF28LWHGP/SCR314LGP/FF511LGP/FF511LBIADAGP/SPR489OSGP/FF7LWGP/FF7LWBIADAGP/SCR600GLGP/SCR600GLBIADAGP/FFAR10GP

All-refrigerators with automatic defrost or frost-free operation

- FS24LGP/FS407LGP/FS407LBIADAGP/VT65MLGP/VT65MLBIADAGP

All-freezers with manual defrost operation

- FS24LGP/FS407LGP/FS407LBIADAGP/VT65MLGP/VT65MLBIADAGP

Refrigerator-Freezers with cycle defrost operation

- AGP96RF/AGP34RF Series

Refrigerator-Freezer with a digital thermostat, alarm, and a fan. Some models feature a calibrated alarm and a lock.

- General Purpose refrigerators include manual (dial) thermostats, and internal fans
- General Purpose freezers include dial thermostats
- General Purpose refrigerator-freezers include digital thermostats and internal fans

TABLE OF CONTENTS

<i>Appliance Safety</i>	<i>4</i>
<i>Installation of your Appliance</i>	<i>5-6</i>
<i>Temperature Selection and Monitoring</i>	<i>7-10</i>
<i>Keypad Lock</i>	<i>11</i>
<i>Combination Lock</i>	<i>12</i>
<i>Operation of Specific Models</i>	<i>13</i>
<i>Appliance Care</i>	<i>14-15</i>
<i>Troubleshooting</i>	<i>16</i>
<i>Limited Warranty</i>	<i>17</i>

APPLIANCE SAFETY

- Your safety and the safety of others are very important to us.
- We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.
- You can be seriously injured or even killed if you don't follow instructions.
- Safety messages will tell you what the potential hazard is, how to reduce the chance of injury, and what can happen if the instructions are not followed.



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong, nor use a 3/2 adapter.
- Do not use an extension cord.
- Use care not to plug into outlets controlled by wall switches.
- Disconnect power before servicing.
- After servicing, replace all parts and panels before operating.
- Use nonflammable cleaners.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliances.
- Use two or more people to move and install appliance.

NOTE: Drawer refrigerators are provided with anti-tip brackets. Always install prior to use.

Proper disposal of an old appliance

Old appliances can represent a suffocation hazard to children.

- Remove doors from your old appliance.
- Leave shelves in place.
- If an old appliance contains refrigerants, it must be recycled by a licensed service or disposal company.

INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE

NOTE: Allow the appliance to sit upright for 24 hours before turning on to allow the compressor lubricant to drain.

1. Remove packaging materials.
2. Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the appliance. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Rinse with warm water and dry.
3. Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your appliance.

When Moving Your Appliance

Your appliance is heavy. When moving the appliance for cleaning or service, be sure to protect the floor. Always pull the appliance straight out when moving it. Do not wiggle or “walk” the appliance when trying to move it because floor damage can occur.

Clean Before Using

- After you remove all of the packaging materials, clean the inside of your appliance before using it. See cleaning instructions in *Appliance Care*.
- Some upright models have leveling legs. Level as necessary for best operation.
- If your appliance has casters, after moving into place, lock the brakes on those casters supplied with brakes. Always unlock before moving the appliance for cleaning.

Key Eject lock (some models)

To lock or unlock the appliance, you must hold the key in the lock while turning. The lock is spring-loaded, so the key cannot be left in the lock.

If the key is lost, contact your dealer or SUMMIT APPLIANCE for a replacement. Always give the model and serial number of your appliance when requesting a replacement key. Keys for most models can be ordered online at www.summitappliance.com/support

Location Requirements

Allow 4" (10 cm) clearance at the top and sides and a ¼" (0.64 cm) clearance between appliances. **IF YOUR MODEL HAS THE LETTERS “BI” IN THE SUFFIX, IT IS DESIGNED FOR BUILT-IN USE AND REQUIRES ONLY MINIMAL CLEARANCES EXCEPT AT THE BACK WHERE AT LEAST 2” OF CLEARANCE SHOULD BE ALLOWED. ALL FF590, SCR610BL, AND ACF48W MODELS ARE ALSO BUILT-IN CAPABLE.**

CAUTION: *Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the appliances. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.*

Check the strength of the floor before installing your appliance. It should hold the weight of a fully loaded appliance. Allow at least 4" (10 cm) of airspace at the top and on both sides of the appliance and also 4" between the back of the appliance and the wall. If the appliance is going to be placed next to a wall, leave extra space on the hinge side so the door can open wider than its width.

NOTE: Do not install the appliance near an oven, radiator, or other heat source, nor in a location where the temperature will fall below 40°F (5°C). Do not place in direct sunlight.

Electrical Shock Hazard:

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.

CAUTION: Failure to follow these instructions can result in fire, electrical shock or death.

Recommended Grounding Method:

A 115 Volt (AC only) 60 Hz grounded electrical supply with a 15- or 20- amp fuse or circuit breaker is required. It is recommended that a separate circuit serving only your appliance be provided. Use outlets that cannot be turned off by a switch or pull chain. Do not use an extension cord.

Leveling your Appliance

Locate the two front leveling legs that may be taped among the packing materials. (In many models these legs are already mounted into the underside of the appliance.)

1. Screw these legs into the front holes on the bottom of the appliance. The back of the appliance rests on two fixed supports. (Built-in models have rear level legs for more precise leveling).
2. Adjust the front legs just enough to lift the cabinet up off the floor.

NOTE: If your model is equipped with front rollers, the front legs should be lowered enough to lift the rollers off the floor to ensure the appliance does not roll forward when the door is opened.

3. Place a leveling tool on top of the appliance, first side to side, then front to back. Turn leg counter-clockwise to raise a corner. Turn leg clockwise to lower a corner.
4. Repeat Step 3 until appliance is level.
5. After appliance is fully loaded, recheck with level as in Step 3.

If your appliance is equipped with casters, the two front casters have brakes to prevent rolling. Keep brakes locked, and unlock for moving only.

When Using your Appliance

- In order to ensure proper temperature, you need to permit proper airflow in the appliance. Do not block off any air vents. If the vents are blocked, airflow will be hindered, and temperature and moisture problems may occur. Always position contents to allow some airflow between shelves or baskets.
- Allow the appliance to cool at least 6 to 8 hours before adding contents. Allow 24 hours for temperature to stabilize.

NOTE: When the appliance is first started, the compressor will run constantly until the appliance is cooled. It may take 6 to 8 hours (or longer), depending on room temperature and the number of times the appliance door is opened. After the appliance has cooled, the compressor will turn on and off as needed to keep the appliance at the proper temperature.

- For optimum temperature performance, it is recommended that this unit be at least 30% full during use. If you are only using this unit to store small loads, we recommend adding some water bottles or freezer packs to ensure temperature stability.
- The outside of your appliance may feel warm. This is normal. The appliance's design and main function is to remove heat from packages and air space inside the appliance. The heat is transferred to the room air, making the outside of the appliance feel warm. *(In some models the condenser that gets warm is just inside the side walls, making these walls warm to the touch.)*

Energy-Saving Tips


- The more airflow provided around an appliance, the less energy it will use.
- If your appliance requires manual defrosting, keep ice build-up to less than 1/2".
- Keep doors open a minimum of time and shut securely.

TEMPERATURE SELECTION AND MONITORING

Your appliance may have a mechanical (dial) or digital thermostat. Listed below are instructions for both mechanical and digital thermostats.

Manual (dial) Thermostats (on some models)

Your appliance may be controlled with a thermostat knob located inside or in the rear of the unit, towards the right-hand corner. Turn the knob clockwise from the **STOP (0)** position toward the higher numbers for colder temperatures.

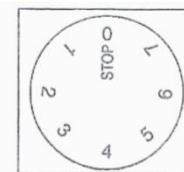

Setting the Temperature:

- Higher settings on the knob (higher numbers) mean lower temperatures (colder) in all compartments of the appliance. The temperature inside a refrigerator may even drop below 32°F. Use higher thermostat settings only when required or recommended. When the ambient temperature is normal, we recommend a medium setting.
- Changes of the ambient temperature affect temperature in the interior of the appliance, so keep this in mind when choosing the setting of the thermostat dial.
- At **STOP (0)** position, the appliance does not operate (the cooling system is switched off), but the power supply is not interrupted.
- The temperatures in the refrigerator and freezer compartments also depend on how often you open the door.
- In all small refrigerators and freezers without interior fans, temperatures are coldest near the bottom, and occasionally near the rear. Place contents accordingly.

NOTE: For optimum temperature performance, it is recommended that your unit be at least 30% full during use. If you are only using this unit to store small loads, we recommend adding some water bottles or freezer packs to ensure temperature stability.

Digital Thermostats (standard on all refrigerators, ACF48W models, and VT65MLADA models)

If you find it necessary to change the temperature setting for your digital thermostat, please refer to the following instructions.

NOTE: The minimum and maximum range of your thermostat is preset and locked so it cannot easily be accidentally moved outside of the recommended temperature ranges.

To See the Set Point

The default display for your digital thermostat is the internal cabinet temperature. To view the unit's set point, push and immediately release the *SET* key. The display will flash, showing the *set point* value. If no other actions are taken in 6 seconds, the display will revert to the internal air temperature.

To Change the Set Point

While the *set point* value is blinking, press the UP or DOWN arrow to change the set point to your desired temperature. Press the *SET* button again to exit the adjustment. The display will revert to the internal air temperature.

NOTE: The temperature displayed on the digital thermostat is the internal air temperature. Your alarm/thermometer (installed on the left in the control panel) provides a temperature readout based on the buffered probe in order to better simulate the temperature of what is actually stored inside the unit (as opposed to the air temperature itself). As a result, these readings may not always display the same temperature reading.

Digital Thermostat for the AGP96RF/AGP34RF

The temperature range of the refrigerated section of your appliance -2°C to 8°C (35°F-46°F). The freezer will operate below -10°C (14 °F). If you find it necessary to change the temperature setting for your digital thermostat, please refer to the following instructions.



Note: details may vary from image

NOTE: The temperature can only be adjusted for the refrigerated section. The freezer temperature will auto adjust based on the refrigerator setting but cannot be adjust independently.

To see the SET POINT

The default display for your digital thermostat is the internal cabinet temperature. To view the unit's set point, push and immediately release the SET key. The display will flash, showing the set point value. If no other actions are taken in 6 seconds, the display will revert to the internal air temperature.

To change the SET POINT


- To prevent accidental adjustment, the thermostat is locked. To unlock it, press the down arrow and hold for six seconds and ON will be displayed.
- To change the set point, push and immediately release the SET key. The display will flash, while the current set point value is blinking, press the UP or DOWN arrow to change the set point to your desired temperature. Press the SET button again to exit the adjustment. The display will revert to the internal air temperature. To lock the thermostat, press the down arrow and hold for six second and OFF will be displayed.

Please note the temperature displayed on the digital thermostat is the internal air temperature of the lower refrigerator section. Once installed, the temperature measurement device (alarm/thermometer) packaged inside your unit provides a temperature readout based on the buffered probe in order to better simulate the temperature of what is actually stored inside the unit (as opposed to the air temperature itself). As a result, these readings may not always display the same temperature reading.

NOTE: The minimum and maximum range of your thermostat is preset and locked by us, so it cannot easily be accidentally moved outside of the recommended temperature ranges.

Thermometer (PLUS2 Models)

- This digital thermometer simultaneously displays maximum, minimum and current temperatures. The Max/Min feature monitors and stores the highest and lowest readings since the battery was inserted or since the RESET button was last pressed.
- The temperature sensor, or probe, is enclosed in a glycol-filled bottle that is inserted into the location to be monitored, such as inside a refrigerator or freezer. The thermometer itself can be attached to the door of the unit with the magnet on the back, or it can be placed on a convenient table or shelf.
- Power to the Thermometer is supplied with one AAA lithium battery. When it is inserted correctly, all segments of the LCD display are temporarily activated. When the battery needs to be replaced, a battery symbol will flash on the display.
- The temperature display can be switched between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F) with a push of the °C/°F button. The display will alternate between refrigerator (probe) temperature and room temperature when you press the **ROOM/FRIDGE** button. Press **RESET** to clear the Max/Min temperature record.

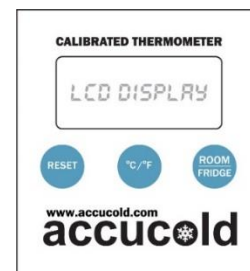

Probe Hole/Access Port (PRO Series)

PRO series refrigerators and freezers include a 3/8" probe hole to allow users to install their own monitoring equipment. The probe hole is usually located in the upper part of the rear cabinet. If you are having difficulty locating the hole, refer to the product's brochure on our website. If installing your own thermometer, alarm, or data logger, we recommend using a device with a buffered temperature probe and placing the probe towards the center of the unit. This will help provide a temperature reading closest to the contents being stored inside your refrigerator or freezer. If your unit includes a fixed shelf with a probe holder (see details on page 12), we recommend placing the probe inside the extra slot in this shelf.

Thermometer/Alarm (MED Models)

Every MED unit is equipped with a NIST-calibrated Thermometer/Alarm that simultaneously displays minimum, maximum, and current interior temperatures and provides a visual and audible signal when the temperature inside the unit falls outside the set temperature range.



NOTE ABOUT CALIBRATION: All MED units ship with a two-year **certificate of calibration** in the alarm/thermometer box that comes inside your unit. Keep this certificate stored safely for your records. Accucold offers re-calibration services through their ISO 17025:2017 certified calibration laboratory. It is recommended to have your probe re-calibrated every two years (or one year, depending on your state's health department guidelines). For more information on how to have your device re-calibrated, contact us at calibration@summitappliance.com.

The temperature sensor, or probe, is enclosed in a glycol-filled bottle that is stored inside your unit in a special shelving compartment.

In some units, the center shelf is fixed in place and cannot be removed (see image). This is because the glycol-filled bottle that contains the temperature sensors for your alarm and thermometer is best stored in this location. The center of your refrigerator or freezer will provide the most accurate temperature readings. For proper temperature monitoring, keep the bottle in place and do not remove this shelf.



NOTE: A slight variation in temperature is often seen from one thermometer reading to another, even when the vaccine storage unit thermostat is set at a particular temperature. This is normal. If the thermometer reading does not fluctuate at all over several readings, temporarily remove the thermometer from the storage unit and place it outside the unit at room temperature. Check whether the temperature reading rises. If no change in the temperature reading occurs, the thermometer is faulty and needs to be replaced.

Function Controls

- **MODE/RESET Key:** Press ONCE to reset Max/Min temperature record. When the unit is sounding an alarm, press ONCE to turn off the beeping sound.
- **HIGH/LOW Key:** Press ONCE to display high alarm setting. Press TWICE to display low alarm setting. Press THREE TIMES to display current temperature reading.
- **°F/°C Key:** Press this button to alternate the temperature display scale between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).

Battery Installation

Remove battery compartment cover located on the rear of the unit and remove insulation strip from battery compartment. Following the polarity (+/-) diagram in the battery compartment, install the battery. Replace the battery cover. The unit will beep and all segments of the LCD will be activated.

Programming the Alarms

The thermometer displays the internal temperature of the unit being monitored, as well as the maximum and minimum temperatures reached. The maximum and minimum readings reflect the highest and lowest temperatures since the battery was inserted or since the MODE/RESET key was last pressed. If the temperature rises above or falls below the set temperature range, the alarm will sound. By default, the high alarm temperature setting is 8°C (46.4°F) and the low alarm temperature setting is 2°C (35.6°F). To reset these limits, follow these instructions:

NOTE: Set high and low alarm temperature limits above and below the refrigerator/ freezer operating temperature to prevent false alarms.

- **High Alarm Temperature Setting:** Press the HIGH/LOW key ONCE, then press MODE/RESET to enter the **High Alarm** temperature setting mode. Use the Up and Down arrows to adjust the temperature accordingly. Press MODE/RESET once again to confirm the setting.
- **Low Alarm Temperature Setting:** Press the HIGH/LOW key TWICE, then press MODE/RESET to enter the **Low Alarm** temperature setting mode. Use the Up and Down arrows to adjust the temperature accordingly. Press MODE/RESET ONCE to confirm the setting.

By default, the low and high alarms should be audible. To turn alarms on/off:

- **Audible High Alarm Setting:** To make sure the high alarm is audible, press HIGH/LOW key ONCE (to activate HI-SET on the screen). Then press the ALERT ON/OFF key ONCE to activate the HIGH-ALARM beeping sound. Press again to deactivate.
- **Audible Low Alarm Setting:** To make sure that the low temperature alarm is audible, press the HIGH/LOW key TWICE to activate LOW-SET on the screen. Then press the ALERT ON/OFF key ONCE to activate the LO-ALARM beeping sound. Press again to deactivate.

NOTE: For an activated high alarm and low alarm buzzer, the display should indicate HI-ALARM and LO-ALARM (see illustration on previous page).

AGP96RF and AGP34RF Series

The AGP96RF and AGP34RF series ships with a non-calibrated alarm/thermometer. For models with suffix "LCAL," the device is calibrated in our ISO/IEC 17025:2017 laboratory and will include a 2-year certificate. Both alarms can be attached to the front door. The temperature probe is incased in a glycol bottle and should be placed inside the refrigerator section, ideally towards the center of the unit. The door of the refrigerator or freezer can be closed over the probe cord.



The alarm instructions will be packed with the alarm. For technical support, please call **800-932-4267** or email service@accucold.com.

KEYPAD LOCK

A keypad lock is optional on most models. Use the instructions below to use your keypad lock.

Factory-set Default Password

The factory-set default password is 0123. If the default password is lost, press the  key (located inside the battery box) for 30 seconds, then wait for the warning sound which signifies the factory-set default password has been restored.

Setting the Password:

While door is open, press the  key (located inside the battery box) until it jingles, enter the 0123 password, then # within 10 seconds to confirm. Enter your password (1-16 digits), then press # again to confirm. A total of 10 passwords can be set.

NOTE: Each password starts with a number from 0 to 9 in order. The first password starting with 0 is the default password. For example, use 1xxx, then 2xxx etc. for 10 users.

Changing the Password:

While the door is open, press the  key (located inside the battery box) until it jingles, enter the old password and press # within 10 seconds to confirm. Enter the new password, then press # to confirm. The first digit cannot be changed.

To Open the Door:

While the door is closed, press the START/END key, enter the password, then press START/END again to confirm.

To Lock the Door Manually:

Press #.

Function setting of automatic lock

Setting of the auto-lock time: Press the  key (inside the battery box), enter a number (any number between 10 and 99), then press # to confirm. The auto-lock time can be set between 10 and 99 seconds after opening the door. If the time is set less than 10 seconds, the door will not lock automatically, only manually.

Deleting the door-opening passwords

Press the START/END key, enter default password followed by 0000, then press # and all the door-opening passwords will be deleted except for the default password.

NOTE: To access the battery box you need to remove only the two small screws on the top and bottom of that cover. Do not remove the 4 screws holding the keypad and cover to the appliance door.

COMBINATION LOCK

LLF3 Combination Lock for the AGP96RF and AGP34RF Series

Manufacturer's Combination

The manufacturer has set the combination code at 0-0-0-0.

Resetting the Combination

1. Make sure the digit wheels are set at the correct code so that the housing turns freely. The cam should be engaged so that the doors of the appliance cannot open.
2. Use a screwdriver or other tool to push down and hold the reset button, located on the underside of the lock, until you have entered your new code.
3. Turn the four-digit wheels to your new combination code, then release the reset button.
4. Make sure the housing is able to turn freely at the new setting. Code setting is complete.



To Lock

While the lock is in the unlocked position (i.e., the housing can be turned by hand), randomly set the digit wheels to lock.

To Unlock

Turn the digit wheels to the correct code to unlock.

Use Key to Unlock

You can use the key to unlock if you forget the combination.

1. Insert key into the barrel.
2. Turn the key 90 degrees to unlock. If the key is used to unlock, the cam will also turn 90 degrees when the key is rotated. However, the digit wheels will not rotate.

OPERATION OF SPECIFIC MODELS

FF6L, FF7L, FF28LWH, FF511L, FF521BL, FF590SSHH, FFAR24L, FFAR10, FFAR12W, FFAR121SS, SCR600L PLUS2, PRO, & MED Series; SP6DS2D, SP6DS, SP6DSSTB PLUS2 Series only; SCR610BL, SCR1156 MED Series only

These models are all-refrigerators (no freezer compartment) with automatic defrost. All have cold plates on the rear wall, and the coldest spots in the refrigerator will be in the rear and toward the bottom. All have interior fans to promote even cooling. In the rear bottom above the step, there is a drain line to allow defrost water to exit the refrigerator. Keep this drain line clear, or icing inside the refrigerator will occur. FF7, FF511L, FFAR10, and SCR series models have lights that are not door-activated, and are controlled either by a rocker switch on the top right or a light switch inside. The light inside these units will stay on until switched off manually. While LED lighting will not generate heat, it is not recommended to leave the light on for long periods of time.

ACF48WPLUS2 Series

These frost-free all-freezers can be built-in or free-standing. They do not require defrosting and have a digital thermostat and a lock. At the top of the unit is a cooling system that uses a fan to provide cold air. For best operation, do not block the air flow with contents.

FS24L, FS30L, FS603, FS407L, VT65ML PLUS2, PRO, & MED Series

These are manual defrost all-freezers. No internal fans are present, and ice will build up along the cooling coils. Periodically defrost the ice (recommended when the ice level reaches a thickness of 1/4 to 1/2 inch). *NEVER USE A METAL INSTRUMENT* as you can damage the cooling coils, which will void your warranty and often cannot be repaired. To defrost, disconnect from the power supply, empty the contents, provide a tray in the bottom to collect water, and use a hairdryer or other source of warm air to melt the ice (or leave the door open and the power off for 24 to 48 hours).

CP351 & CT66L PLUS2 Series

These models are cycle defrost refrigerator-freezers. The freezers are designed to operate at 0°F (-18°C), suitable for medical or laboratory uses. These models have dual evaporators to maintain separate temperatures in the freezer and refrigerator. Defrost the freezer carefully, as directed above for manual defrost. The refrigerator section operates in the normal range (35 to 45°F, or 2 to 7°C) and defrosts automatically.

CM411L, S19LWH, CP133 PLUS2 Series

These models are manual defrost refrigerator-freezers. The freezers in these models are designed to operate at 25°F (-4°C) to keep ice frozen, and not for medication or products needing colder temperatures. Defrost carefully, following directions above. The refrigerator section will operate in the normal range (35 to 45°F, or 2 to 7°C) and is suitable for most refrigerated products.

General Purpose Series

- These models are cycle defrost refrigerator-freezers. The freezers are designed to operate at -4°F (-20°C), which is ideal for the long-term storage of select sensitive materials. The refrigerators are designed to operate between 33°F - 50°F (1-10°C) and defrost automatically.
- The AGP96RF & AGP34RF Series are cycle defrost refrigerator-freezers. The freezers are designed to operate below -10°C (14°F). The refrigerators are designed to operate between 2-8°C (35°F-46°F) and defrost automatically.

NOTE: FF590SSHH, ACF48W, SCR610BL, drawer units, and models with BI in the model number are designed for built-in installation and need very little clearance on the sides and above the units. All other models require at least 4 inches of airflow on the sides and above the units. All models, including built-in units, operate best when 2 inches is provided between the rear wall and the back of the unit.

APPLIANCE CARE

Defrosting

CAUTION: *Never use a metal object to remove ice from the rear wall. If needed, use a plastic ice scraper.*

Refrigerator models listed in this manual defrost automatically. However, freezer models require manual defrosting. Before defrosting the unit, remove the contents of the freezer, then set the thermostat to OFF (the compressor will stop working). Leave the door open until ice and frost are completely melted. To speed up defrosting, you can place a container of warm water (about 125°F) into the cabinet. Soak up the melt water with clean toweling or a sponge and be sure the interior is dry before turning the thermostat back to its normal setting.

NOTE: It is not advisable to heat the interior of the freezer directly with hot water or a hair dryer while defrosting since this can deform the cabinet interior.

Cleaning the Appliance

Clean your appliance about once a month. Follow the procedure below for cleaning:

1. Disconnect from power.
2. Remove any parts that can be taken out of the cabinet, such as drawers.
3. Using a clean sponge or soft cloth, hand wash, rinse and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a mild detergent in warm water. DO NOT use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products. DO NOT use harsh cleaning tools such as paper towels or scouring pads, as these can scratch or damage the surfaces of the refrigerator.
4. For stainless steel and painted metal exterior surfaces, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. DO NOT use abrasive or harsh cleaners, or cleaners containing chlorine, as these can scratch or damage the material. Using a soft cloth, dry thoroughly.
5. To help with removing odors, you can use a mixture of warm water and baking soda (2 tbs to 1 qt of water) to wash the interior walls.
6. After cleaning, replace all of the parts that were removed from the appliance.
7. The condenser coils, located on the back or behind the base grille, should also be cleaned regularly. This may be as often as every other month. Cleaning the condenser coils can help reduce how much energy the appliance uses. When the condenser coils are dusty or dirty, use a vacuum cleaner with an extension attachment.
8. After cleaning the appliance, plug in or reconnect power.

NOTE: For CSS Models (completely stainless steel), only use cleaners especially made for stainless steel.

Changing the Light Bulb (some models only)

NOTE: Not all appliance bulbs will fit your appliance. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape, base size and wattage. You can purchase bulbs from www.summitappliance.com/support

1. Unplug appliance or disconnect power.
2. Remove the light shield. Most models do not require tools.
3. Replace the light bulb with an appliance bulb of the same wattage. Replacement LED bulbs are available from our parts department.
4. Replace the light shield.
5. Plug in appliance or reconnect power.

Loss of Power

In the event of power loss, unplug the appliance. Once power is restored, allow 30 minutes for the refrigeration system to equalize. During this time, keep the door closed as much as possible.

NOTE: A full appliance stays cold longer than a partially filled one.

Moving the Appliance

1. Remove stored items and tape shelves, drawers and trays in place.
2. Unplug the appliance.
3. Clean it thoroughly.
4. Tape the appliance shut and tape the electrical cord to the cabinet.

When you get the appliance to its new location, refer to the *Installation Instructions* and *Temperature Selection* sections for information on installation and setting the controls.

Maintenance of the Refrigerator/Freezer/Refrigerator-Freezer

- Report breakdowns immediately and arrange for alternative monitored storage for vaccines while the appliance is being repaired.
- Regularly check the door seals to ensure a good seal is maintained. Replace the seals if they are damaged or cold air is leaking from the appliance.
- Defrost the appliance regularly, if required, to prevent build-up of ice which will result in unstable temperatures. Regular defrosting also aids in efficient functioning of your appliance.
- If there are exposed coils on the back of the appliance, keep them clean and dust-free to improve operating efficiency.

Checking the Door Seal

To check that the vaccine storage unit door is sealing properly:

1. Place a thin paper strip against the cabinet front.
2. Close the door.
3. Pull the paper strip. If it moves easily or falls away by itself, the door and the rubber-like seal need to be adjusted.
4. Check all the way around the door. Pay particular attention to the corners.
5. Based on this assessment, if a problem with the door seal or hinges is suspected, contact a trained repair technician.

TROUBLESHOOTING

Try these solutions first to avoid the cost of an unnecessary service call.

The appliance is not operating.

- Is the power supply cord unplugged? Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Has a fuse blown or a circuit breaker been tripped? Replace the fuse or reset the circuit.
- Is the thermostat incorrectly set? See *How to Adjust the Temperature* on page 10.

The motor is constantly running, or running too much.

- Is it hotter than usual where the appliance is located? At normal temperatures, the motor will typically run between 40% and 80% of the time. The motor will run even longer when the unit is in an unusually warm environment.
- Has a large number of items been added to the appliance? The more that is added, the longer it will take for the unit to cool down. During this process, the motor will run longer.
- Is the door frequently opened? Warm air entering the appliance causes the motor to run longer. Keep the door closed as much as possible.
- Is thermostat set correctly? See *How to Adjust the Temperature* on page 10.
- Is the door completely closed? Push the door firmly shut.
- Are the condenser coils dirty? This prevents proper air transfer, and causes the motor to work harder. Clean the condenser coils. See *Cleaning the Appliance* on page 7, and refer to #7.
- Does the unit have proper clearance? Models with "BI" in their name require 2" of rear clearance and minimal clearance on the sides and top. All other units require at least 4" of clearance on all sides for proper operation.

The temperature in the cabinet is too warm.

- Have you just added a large number of items to the appliance? This will warm the interior of the unit until it is able to cool down to the correct temperature.
- Is thermostat set correctly? See *How to Adjust the Temperature* on page 10.

There is excessive moisture inside the appliance.

- Is the door opened frequently? If so, humidity from the room will enter the appliance and cause moisture to build up. This will happen even more if the air in the room is very humid.

The door is hard to open.

- Is the door gasket dirty or sticky? Clean the gasket and the surfaces that it touches. Rub a thin coat of paraffin wax on the gasket after cleaning.

LIMITED WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY FOR APPLIANCE

Within the 48 contiguous United States, for one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, warrantor will pay for factory-specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a designated service company. Outside the 48 states, all parts are warranted for one year from manufacturing defects. Plastic parts, shelves and cabinets are warranted to be manufactured to commercially acceptable standards, and are not covered from damage during handling or breakage.

5-YEAR COMPRESSOR WARRANTY

1. The compressor is covered for 5 years.
2. Replacement does not include labor.

ITEMS WARRANTOR WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair fuses or to correct wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs or broken glass shelves. Consumable parts (such as filters) are excluded from warranty coverage.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by warrantor.
4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES – LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic) which is known to the State of California to cause cancer.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Note: Nickel is a component in all stainless steel and some other metallic compositions.

FELIX STORCH, INC.
ISO 9001:2015 Registered
770 Garrison Avenue
Bronx, New York 10474
www.accucold.com

accucold®

For parts and accessory ordering,
troubleshooting, and helpful hints, visit
www.summitappliance.com/support

01/2022



PLUS 2/PRO/MED/OBJECTIF GÉNÉRAL

Réfrigérateurs et Congélateurs pour le Stockage à Usage Général

Mode d'Emploi

Écrivez les numéros de modèle et de série
ici :

FÉLIX STORCH, INC.
Enregistré ISO 9001: 2015
770 Garrison Avenue
Bronx, New York 10474
www.accucold.com

NUMÉROS DE MODÈLE

PLUS 2 MODÈLES

- FF6L / FF7L / FF28LWH / FF511L / FF521BL / FFAR24L / SCR600L / FF590SSHH / FFAR10 / FFAR12W / FFAR121SS / PLUS2 Series

Tous les réfrigérateurs avec dégivrage automatique ou fonctionnement hors gel

- ACF48W / VT65ML / FS603 / FS407L / FS30L / FS24L PLUS2 Séries

Tous les congélateurs All-freeze

- CM411L / CP351 / CT66L / S19LWH / CP133 PLUS2 Séries

Réfrigérateurs-congélateurs

- SP6DS / SP6DSSTB / SP6DS2D PLUS2 Séries

Réfrigérateurs à tiroirs

- Tous les réfrigérateurs PLUS2 comprennent des thermostats numériques, des ventilateurs internes et des thermomètres étalonnés NIST.
- Les réfrigérateurs-congélateurs PLUS2 comprennent des ventilateurs internes (dans le compartiment réfrigérateur) et des thermomètres étalonnés NIST.
- Les congélateurs PLUS2 incluent des thermomètres étalonnés NIST.

MODÈLES PRO

- FF6 / FF7 / FF28LWH / FF511L / FF521BL / FFAR24L / FF28LWH / SCR600L / FFAR10 / FFAR12W / FFAR121SS PRO Series

Tous les réfrigérateurs avec dégivrage automatique ou fonctionnement hors gel

- VT65M / FS603 / FS407L / FS30L / FS24L PRO Séries

Tous les congélateurs avec dégivrage manuel

- Tous les réfrigérateurs PRO comprennent des thermostats numériques, des ventilateurs internes et des trous de sonde.
- Tous les congélateurs PRO comprennent des trous de sonde pour l'équipement de surveillance fourni par l'utilisateur.

MODÈLES MED

- FF511L / FF521BL / FF7L / SCR610BL / SCR1156 MED Séries

Tous les réfrigérateurs avec dégivrage automatique ou fonctionnement hors gel

- VT65ML / FS407L / FS30L / FS24L MED Séries

Tous les congélateurs avec dégivrage manuel

- Tous les réfrigérateurs MED incluent des thermostats numériques, des ventilateurs internes et des alarmes de température calibrées NIST.
- Les congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs MED incluent des alarmes de température calibrées NIST.

MODÈLES À USAGE GÉNÉRAL

REMARQUE: Les unités de cette série sont destinées aux applications de stockage de base et ne doivent pas être utilisées pour contenir des vaccins, des produits biologiques cliniques ou d'autres matériaux nécessitant une uniformité de température stricte.

- FFAR23LGP/FF28LWHGP/SCR314LGP/FF511LGP/FF511LBIADAGP/SPR489OSGP/FF7LWGP/FF7LWBIADAGP/SCR600GLGP/SCR600GLBIADAGP/FFAR10GP

Tous les réfrigérateurs avec dégivrage automatique ou fonctionnement hors gel

- FS24LGP/FS407LGP/FS407LBIADAGP/VT65MLGP/VT65MLBIADAGP

All-freezers with manual defrost operation Tous les congélateurs avec dégivrage manuel

- FS24LGP/FS407LGP/FS407LBIADAGP/VT65MLGP/VT65MLBIADAGP

Réfrigérateurs-congélateurs avec cycle de dégivrage

- AGP96RF

- Les réfrigérateurs à usage général comprennent des thermostats manuels (à cadran) et des ventilateurs internes
- Les congélateurs à usage général comprennent des thermostats à cadran
- Les réfrigérateurs-congélateurs à usage général comprennent des thermostats numériques et des ventilateurs internes

TABLE DES MATIÈRES

<i>Sécurité des appareils</i>	4
<i>Installation de votre appareil</i>	5-7
<i>Entretien des appareils</i>	7-9
<i>Sélection et surveillance de la température</i>	9-12
<i>Verrouillage du clavier</i>	13
<i>Fonctionnement de modèles spécifiques</i>	14-15
<i>Dépannage</i>	15
<i>Garantie limitée</i>	16

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

- Votre sécurité et celle des autres sont très importantes pour nous.
- Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.
- Vous pouvez être gravement blessé ou même tué si vous ne suivez pas les instructions.
- Les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.



Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base :

- Branchez dans une prise à 3 broches mise à la terre.
- Ne retirez pas la broche de terre et n'utilisez pas d'adaptateur 3/2.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Faites attention à ne pas brancher dans des prises commandées par des interrupteurs muraux.
- Débranchez l'alimentation avant l'entretien.
- Après l'entretien, remplacez toutes les pièces et tous les panneaux avant l'utilisation.
- Utilisez des nettoyeurs ininflammables.
- Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables, tels que l'essence, à l'écart des appareils.
- Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil.

REMARQUE : Les réfrigérateurs à tiroirs sont fournis avec des supports anti-basculement. Toujours installer avant utilisation.

Élimination appropriée d'un vieux appareil

Les vieux appareils peuvent représenter un risque d'étouffement pour les enfants.

- Retirez les portes de votre ancien appareil.
- Laissez les étagères en place.
- Si un vieux appareil contient des réfrigérants, il doit être recyclé par une entreprise de service ou d'élimination agréée.

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

REMARQUE : Laissez l'appareil reposer à la verticale pendant 24 heures avant de l'allumer pour permettre au lubrifiant du compresseur de s'écouler.

1. Remorve Retirez les matériaux d'emballage.
2. Retirez le ruban adhésif et les résidus de colle des surfaces avant d'allumer l'appareil. Frottez une petite quantité de savon à vaisselle liquide sur l'adhésif avec vos doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher.
3. N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre appareil.

Lorsque vous déplacez votre appareil

Votre appareil est lourd. Lorsque vous déplacez l'appareil pour le nettoyer ou l'entretenir, veillez à protéger le sol. Tirez toujours l'appareil tout droit lorsque vous le déplacez. Ne pas secouer ou "marcher" l'appareil lorsque vous essayez de le déplacer, car cela pourrait endommager le sol.

Nettoyer avant utilisation

- Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Voir les instructions de nettoyage dans Entretien de l'appareil.
- Certains modèles verticaux ont des pieds de nivellement. Nivelier au besoin pour la meilleure opération.
- Si votre appareil est équipé de roulettes, après la mise en place, bloquez les freins des roulettes fournies avec freins. Déverrouillez toujours avant de déplacer l'appareil pour le nettoyer.

Verrouillage d'éjection de clé (certains modèles)

Pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil, vous devez maintenir la clé dans la serrure tout en tournant. La serrure est à ressort, de sorte que la clé ne peut pas être laissée dans la serrure.

Si la clé est perdue, contactez votre revendeur ou SUMMIT APPLIANCE pour un remplacement. Indiquez toujours le modèle et le numéro de série de votre appareil lorsque vous demandez une clé de remplacement. Les clés pour la plupart des modèles peuvent être commandées en ligne sur www.summitappliance.com/support

Exigences d'emplacement

Prévoyez un dégagement de 4" (10 cm) en haut et sur les côtés et un dégagement de ¼" (0,64 cm) entre les appareils.

SI VOTRE MODÈLE A LES LETTRES "BI" DANS LE SUFFIXE, IL EST CONÇU POUR UNE UTILISATION INTÉGRÉE ET NÉCESSITE SEULEMENT DES DÉGAGEMENTS MINIMAUX SAUF À L'ARRIÈRE O AU MOINS 2" DE DÉGAGEMENT DEVRAIT ÊTRE AUTORISÉ. TOUS LES MODÈLES FF590, SCR610BL ET ACF48W SONT ÉGALEMENT INTÉGRÉS.

ATTENTION : Gardez les matériaux et vapeurs inflammables, tels que l'essence, à l'écart des appareils. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

Check Vérifiez la résistance du sol avant d'installer votre appareil. Il doit supporter le poids d'un appareil entièrement chargé. Prévoyez au moins 4" (10 cm) d'espace d'air en haut et des deux côtés de l'appareil et également 4" entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si l'appareil doit être placé à côté d'un mur, laissez un espace supplémentaire du côté des charnières afin que la porte puisse s'ouvrir plus largement que sa largeur.

REMARQUE : N'installez pas l'appareil près d'un four, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur, ni dans un endroit où la température chutera en dessous de 40°F (5°C). Ne pas placer en plein soleil.

Risque de choc électrique :

- Branchez dans une prise à 3 broches mise à la terre.
- Ne pas enlever la broche de mise à la terre.
- N'utilisez pas un adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.

ATTENTION : *Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique ou la mort.*

Méthode de mise à la terre recommandée :

Une alimentation électrique de 115 volts (CA uniquement) 60 Hz mise à la terre avec un fusible ou un disjoncteur de 15 ou 20 ampères est requise. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement votre appareil. Utilisez des prises qui ne peuvent pas être fermées par un interrupteur ou une chaîne de traction. N'utilisez pas de rallonge.

Nivellement de votre appareil

Locale Repérez les deux pieds de nivellement avant qui peuvent être scotchés parmi les matériaux d'emballage. (Dans de nombreux modèles, ces pieds sont déjà montés sous l'appareil.)

1. Vissez ces pieds dans les trous avant au bas de l'appareil. Le dos de l'appareil repose sur deux supports fixes. (Les modèles intégrés ont des pieds arrière pour un nivellement plus précis).
2. Ajustez les pieds avant juste assez pour soulever l'armoire du sol.

REMARQUE : Si votre modèle est équipé de roulettes avant, les pieds avant doivent être suffisamment abaissés pour soulever les roulettes du sol afin d'assurer que l'appareil ne roule pas vers l'avant lorsque la porte est ouverte.

3. Placez un outil de nivellement sur le dessus de l'appareil, d'abord d'un côté à l'autre, puis de l'avant vers l'arrière. Tournez la jambe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever un coin. Tournez la jambe dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser un coin.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.
5. Une fois l'appareil complètement chargé, vérifiez à nouveau le niveau comme à l'étape 3.

Si votre appareil est équipé de roulettes, les deux roulettes avant sont équipées de freins pour éviter de rouler. Gardez les freins verrouillés et déverrouillez-les uniquement pour le déplacement.

Lors de l'utilisation de votre appareil

- Afin d'assurer une température appropriée, vous devez permettre une circulation d'air appropriée dans l'appareil. N'obstruez pas les bouches d'aération. Si les événements sont obstrués, la circulation de l'air sera entravée et des problèmes de température et d'humidité peuvent survenir. Positionnez toujours le contenu pour permettre une certaine circulation d'air entre les étagères ou les paniers.
- Laissez l'appareil refroidir au moins 6 à 8 heures avant d'ajouter le contenu. Attendez 24 heures pour que la température se stabilise.

REMARQUE : Lors du premier démarrage de l'appareil, le compresseur fonctionnera en permanence jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi. Cela peut prendre 6 à 8 heures (ou plus), selon la température ambiante et le nombre d'ouvertures de la porte de l'appareil. Une fois l'appareil refroidi, le compresseur s'allumera et s'éteindra au besoin pour maintenir l'appareil à la bonne température.

- Pour des performances de température optimales, il est recommandé que cet appareil soit rempli à au moins 30 % pendant l'utilisation. Si vous n'utilisez cet appareil que pour stocker de petites charges, nous vous recommandons d'ajouter des bouteilles d'eau ou des packs de congélation pour assurer la stabilité de la température.
- L'extérieur de votre appareil peut être chaud. C'est normal. La conception et la fonction principale de l'appareil sont d'évacuer la chaleur des emballages et de l'espace d'air à l'intérieur de l'appareil. La chaleur est transférée à l'air ambiant, ce qui rend l'extérieur de l'appareil chaud. *(Dans certains modèles, le condenseur qui chauffe se trouve juste à l'intérieur des parois latérales, ce qui rend ces parois chaudes au toucher.)*

Conseils d'économie d'énergie

- Plus il y a de circulation d'air autour d'un appareil, moins il consommera d'énergie.
- Si votre appareil nécessite un dégivrage manuel, maintenez l'accumulation de glace à moins de 1/2".
- Gardez les portes ouvertes un minimum de temps et bien fermées.

ENTRETIEN DES APPAREILS

Décongélation

ATTENTION : *N'utilisez jamais d'objet métallique pour retirer la glace de la paroi arrière. Au besoin, utilisez un grattoir à glace en plastique.*

Les modèles de réfrigérateur répertoriés dans ce manuel dégivrent automatiquement. Cependant, les modèles de congélateur nécessitent un dégivrage manuel. Avant de dégivrer l'appareil, retirez le contenu du congélateur, puis réglez le thermostat sur OFF (le compresseur s'arrêtera de fonctionner). Laissez la porte ouverte jusqu'à ce que la glace et le givre soient complètement fondus. Pour accélérer le dégivrage, vous pouvez placer un récipient d'eau tiède (environ 125 °F) dans l'armoire. Imbibez l'eau de fonte avec une serviette propre ou une éponge et assurez-vous que l'intérieur est sec avant de remettre le thermostat à son réglage normal.

REMARQUE : Il est déconseillé de chauffer l'intérieur du congélateur directement avec de l'eau chaude ou un sèche-cheveux pendant le dégivrage, car cela peut déformer l'intérieur de l'armoire.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez votre appareil environ une fois par mois. Suivez la procédure ci-dessous pour le nettoyage:

1. Débranchez de l'alimentation.
2. Retirez toutes les pièces pouvant être retirées de l'armoire, telles que les tiroirs.
3. À l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon doux, lavez à la main, rincez et séchez soigneusement les pièces amovibles et les surfaces intérieures. Utilisez un détergent doux dans de l'eau tiède. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou agressifs tels que des sprays pour vitres, des nettoyants à récurer, des liquides inflammables, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, des agents de blanchiment ou des nettoyants contenant des produits pétroliers. N'utilisez PAS d'outils de nettoyage agressifs tels que des serviettes en papier ou des tampons à récurer, car ils peuvent rayer ou endommager les surfaces du réfrigérateur.
4. Pour les surfaces extérieures en acier inoxydable et en métal peint, utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou agressifs, ni de nettoyants contenant du chlore, car ils peuvent rayer ou endommager le matériau. À l'aide d'un chiffon doux, séchez soigneusement.
5. Pour aider à éliminer les odeurs, vous pouvez utiliser un mélange d'eau tiède et de bicarbonate de soude (2 cuillères à soupe pour 1 pinte d'eau) pour laver les murs intérieurs.
6. Après le nettoyage, remplacez toutes les pièces qui ont été retirées de l'appareil.
7. Les serpentins du condenseur, situés à l'arrière ou derrière la grille de la base, doivent également être nettoyés régulièrement. Cela peut être aussi souvent que tous les deux mois. Le nettoyage des serpentins du condenseur peut aider à réduire la consommation d'énergie de l'appareil. Lorsque les serpentins du condenseur sont poussiéreux ou sales, utilisez un aspirateur avec une rallonge.
8. Après avoir nettoyé l'appareil, branchez ou rebranchez l'alimentation.

REMARQUE : Pour les modèles CSS (entièrement en acier inoxydable), utilisez uniquement des nettoyants spécialement conçus pour l'acier inoxydable.

Remplacement de l'ampoule (certains modèles uniquement)

REMARQUE : Toutes les ampoules d'appareils ne conviennent pas à votre appareil. Assurez-vous de remplacer l'ampoule par une ampoule de même taille, forme, taille de base et puissance. Vous pouvez acheter des ampoules à www.summitappliance.com/support

1. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.
2. Retirer le pare-lumière. La plupart des modèles ne nécessitent pas d'outils.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule d'électroménager de même puissance. Des ampoules LED de remplacement sont disponibles auprès de notre service des pièces.
4. Replacer le pare-lumière.
5. Branchez l'appareil ou rebranchez l'alimentation.

Perte de puissance

En cas de coupure de courant, débranchez l'appareil. Une fois le courant rétabli, attendez 30 minutes pour que le système de réfrigération s'égalise. Pendant ce temps, gardez la porte fermée autant que possible.

REMARQUE : Un appareil plein reste froid plus longtemps qu'un appareil partiellement rempli.

Déplacement de l'appareil

1. Retirez les articles stockés et les étagères, les tiroirs et les plateaux adhésifs en place.
2. Débranchez l'appareil.
3. Nettoyez-le soigneusement.
4. Fermez l'appareil avec du ruban adhésif et collez le cordon électrique à l'armoire.

Lorsque vous installez l'appareil à son nouvel emplacement, reportez-vous aux sections Instructions d'installation et Sélection de la température pour obtenir des informations sur l'installation et le réglage des commandes.

Entretien du réfrigérateur/congélateur/réfrigérateur-congélateur

- Signalez immédiatement les pannes et organisez un stockage alternatif surveillé pour les vaccins pendant la réparation de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement les joints de la porte pour vous assurer qu'une bonne étanchéité est maintenue. Remplacez les joints s'ils sont endommagés ou si de l'air froid s'échappe de l'appareil.
- Dégivrez l'appareil régulièrement, si nécessaire, pour éviter l'accumulation de glace qui entraînerait des températures instables. Un dégivrage régulier contribue également au bon fonctionnement de votre appareil.
- S'il y a des serpentins exposés à l'arrière de l'appareil, gardez-les propres et sans poussière pour améliorer l'efficacité de fonctionnement.

Vérification du joint de porte

Pour vérifier la bonne étanchéité de la porte de l'unité de stockage de vaccins :


1. Placez une fine bande de papier contre la façade de l'armoire.
2. Fermez la porte.
3. Tirez sur la bande de papier. S'il se déplace facilement ou tombe tout seul, la porte et le joint en caoutchouc doivent être ajustés.
4. Vérifiez tout autour de la porte. Portez une attention particulière aux coins.
5. Sur la base de cette évaluation, si un problème avec le joint de porte ou les charnières est suspecté, contactez un technicien de réparation qualifié.

SÉLECTION ET SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE

Votre appareil peut avoir un thermostat mécanique (cadran) ou numérique. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour les thermostats mécaniques et numériques.

Thermostats manuels (à cadran) (sur certains modèles)

Votre appareil peut être contrôlé par un bouton thermostatique situé à l'intérieur ou à l'arrière de l'appareil, vers le coin droit. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la position **STOP (0)** vers les chiffres les plus élevés pour les températures plus froides.

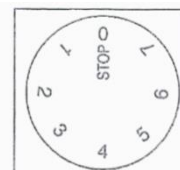

Réglage de la température :

- Des réglages plus élevés sur le bouton (chiffres plus élevés) signifient des températures plus basses (plus froides) dans tous les compartiments de l'appareil. La température à l'intérieur d'un réfrigérateur peut même descendre en dessous de 32 °F. N'utilisez des réglages de thermostat plus élevés que lorsque cela est requis ou recommandé. Lorsque la température ambiante est normale, nous recommandons un réglage moyen.
- Les changements de température ambiante affectent la température à l'intérieur de l'appareil, donc gardez cela à l'esprit lorsque vous choisissez le réglage du cadran du thermostat.
- En position STOP (0), l'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est éteint), mais l'alimentation électrique n'est pas interrompue.
- Les températures dans les compartiments réfrigérateur et congélateur dépendent également de la fréquence à laquelle vous ouvrez la porte.
- Dans tous les petits réfrigérateurs et congélateurs sans ventilateurs intérieurs, les températures sont les plus froides près du bas et parfois près de l'arrière. Placez le contenu en conséquence.

REMARQUE : Pour des performances de température optimales, il est recommandé que votre appareil soit rempli à au moins 30 % pendant l'utilisation. Si vous n'utilisez cet appareil que pour stocker de petites charges, nous vous recommandons d'ajouter des bouteilles d'eau ou des packs de congélation pour assurer la stabilité de la température.

Thermostats numériques (de série sur tous les réfrigérateurs, les modèles ACF48W et les modèles VT65MLADA)

Si vous jugez nécessaire de modifier le réglage de la température de votre thermostat numérique, référez-vous aux instructions suivantes.

REMARQUE : La plage minimale et maximale de votre thermostat est pré-réglée et verrouillée afin qu'il ne puisse pas être facilement déplacé accidentellement en dehors des plages de température recommandées.

Pour voir le point de consigne :

L'affichage par défaut de votre thermostat numérique est la température interne de l'armoire. Pour visualiser le point de consigne de l'unité, appuyez et relâchez immédiatement la touche SET. L'affichage clignotera, indiquant la valeur du point de consigne. Si aucune autre action n'est entreprise dans les 6 secondes, l'affichage revient à la température de l'air interne.

Pour modifier le point de consigne :

Pendant que la valeur du *point de consigne* clignote, appuyez sur la flèche HAUT ou BAS pour modifier le point de consigne à la température souhaitée. Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour quitter le réglage. L'affichage revient à la température de l'air interne.

REMARQUE : La température affichée sur le thermostat numérique est la température de l'air interne. Votre alarme/thermomètre (installé à gauche dans le panneau de commande) fournit une lecture de température basée sur la sonde tampon afin de mieux simuler la température de ce qui est réellement stocké à l'intérieur de l'unité (par opposition à la température de l'air elle-même). En conséquence, ces lectures peuvent ne pas toujours afficher la même lecture de température.

Thermostat numérique pour AGP96RF/AGP34RF

La plage de température de la section réfrigérée de votre appareil -2°C à 8°C (35°F-46°F). Le congélateur fonctionnera en dessous de -10 °C (14 °F). Si vous jugez nécessaire de modifier le réglage de la température de votre thermostat numérique, veuillez vous référer aux instructions suivantes.



Note: details may vary from image

REMARQUE: La température ne peut être ajustée que pour la section réfrigérée. La température du congélateur s'ajustera automatiquement en fonction du réglage du réfrigérateur mais ne peut pas être ajustée indépendamment.

Pour voir le SET POINT

L'affichage par défaut de votre thermostat numérique est la température interne de l'armoire. Pour afficher le point de consigne de l'unité, appuyez et relâchez immédiatement la touche SET. L'affichage clignote, indiquant la valeur du point de consigne. Si aucune autre action n'est entreprise dans les 6 secondes, l'affichage reviendra à la température de l'air intérieur.

To change the SET POINT

- To prevent accidental adjustment, the thermostat is locked. To unlock it, press the down arrow and hold for six seconds and ON will be displayed.
- To change the set point, push and immediately release the SET key. The display will flash, while the current set point value is blinking, press the UP or DOWN arrow to change the set point to your desired temperature. Press the SET button again to exit the adjustment. The display will revert to the internal air temperature. To lock the thermostat, press the down arrow and hold for six second and OFF will be displayed.

Pour modifier le POINT DE CONSIGNE


- Pour éviter tout réglage accidentel, le thermostat est verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur la flèche vers le bas et maintenez-la enfoncée pendant six secondes et ON s'affichera.
- Pour modifier le point de consigne, appuyez et relâchez immédiatement la touche SET. L'affichage clignotera, tandis que la valeur du point de consigne actuel clignote, appuyez sur la flèche HAUT ou BAS pour changer le point de consigne à la température désirée. Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour quitter le réglage. L'affichage reviendra à la température de l'air intérieur. Pour verrouiller le thermostat, appuyez sur la flèche vers le bas et maintenez-la enfoncée pendant six secondes et OFF s'affichera.

Veuillez noter que la température affichée sur le thermostat numérique est la température de l'air interne de la section inférieure du réfrigérateur. Une fois installé, le dispositif de mesure de la température (alarme/thermomètre) intégré à votre unité fournit une lecture de la température basée sur la sonde tamponnée afin de mieux simuler la température de ce qui est réellement stocké à l'intérieur de l'unité (par opposition à la température de l'air elle-même). Par conséquent, ces lectures peuvent ne pas toujours afficher la même température.

REMARQUE: La plage minimale et maximale de votre thermostat est pré-réglée et verrouillée par nos soins, de sorte qu'il ne peut pas facilement être accidentellement déplacé en dehors des plages de température recommandées.

Thermomètre (Modèles PLUS2)

- Ce thermomètre numérique affiche simultanément les températures maximales, minimale et actuelle. La fonction Max/Min surveille et stocke les lectures les plus élevées et les plus basses depuis que la batterie a été insérée ou depuis la dernière pression sur le bouton RESET.
- Le capteur de température, ou sonde, est enfermé dans une bouteille remplie de glycol qui est insérée dans l'emplacement à surveiller, comme à l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur. Le thermomètre lui-même peut être fixé à la porte de l'appareil avec l'aimant à l'arrière, ou il peut être placé sur une table ou une étagère pratique.
- L'alimentation du thermomètre est fournie avec une pile au lithium AAA. Lorsqu'il est correctement inséré, tous les segments de l'écran LCD sont temporairement activés. Lorsque la batterie doit être remplacée, un symbole de batterie clignote à l'écran.
- L'affichage de la température peut être commuté entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F) en appuyant sur le bouton °C/°F. L'affichage alternera entre la température du réfrigérateur (sonde) et la température ambiante lorsque vous appuyez sur le bouton **ROOM/FRIDGE**. Appuyez sur **RESET** pour effacer l'enregistrement de température Max/Min.

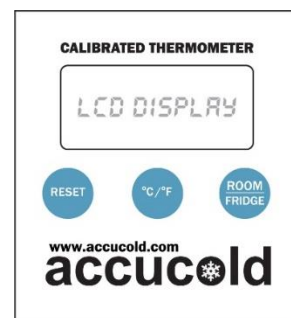

Trou de sonde/port d'accès (série PRO)

Les réfrigérateurs et congélateurs de la série PRO comprennent un trou de sonde de 3/8" pour permettre aux utilisateurs d'installer leur propre équipement de surveillance. Le trou de la sonde est généralement situé dans la partie supérieure de l'armoire arrière. Si vous éprouvez des difficultés à localiser le trou, référez-vous à la brochure du produit sur notre site Web.

Si vous installez votre propre thermomètre, alarme ou enregistreur de données, nous vous recommandons d'utiliser un appareil avec une sonde de température tamponnée et de placer la sonde vers le centre de l'unité. Cela aidera à fournir une lecture de température la plus proche du contenu stocké à l'intérieur de votre réfrigérateur ou congélateur. Si votre appareil comprend une étagère fixe avec un porte-sonde (voir les détails à la page 12), nous vous recommandons de placer la sonde à l'intérieur de la fente supplémentaire de cette étagère.

Thermomètre/Alarme (Modèles MED)

Chaque unité MED est équipée d'un thermomètre/alarme calibré NIST qui affiche simultanément les températures intérieures minimale, maximale et actuelle et fournit un signal visuel et sonore lorsque la température à l'intérieur de l'unité tombe en dehors de la plage de température définie.



REMARQUE À PROPOS DE L'ÉTALONNAGE : Toutes les unités MED sont livrées avec un **certificat d'étalonnage** de deux ans dans la boîte d'alarme/thermomètre qui se trouve à l'intérieur de votre unité. Conservez ce certificat en lieu sûr pour vos dossiers. Accucold propose des services de réétalonnage via son laboratoire d'étalonnage certifié ISO 17025:2017. Il est recommandé de recalibrer votre sonde tous les deux ans (ou un an, selon les directives du service de santé de votre état). Pour plus d'informations sur la façon de recalibrer votre appareil, contactez-nous à calibration@summitappliance.com.

Le capteur de température, ou sonde, est enfermé dans une bouteille remplie de glycol qui est stockée à l'intérieur de votre appareil dans un compartiment spécial pour étagères.

Dans certaines unités, la tablette centrale est fixe et ne peut pas être retirée (voir image). En effet, la bouteille remplie de glycol qui contient les capteurs de température de votre alarme et de votre thermomètre est mieux stockée à cet endroit. Le centre de votre réfrigérateur ou congélateur fournira les lectures de température les plus précises. Pour une bonne surveillance de la température, maintenez la bouteille en place et ne retirez pas cette étagère.



REMARQUE : Une légère variation de température est souvent observée d'une lecture de thermomètre à l'autre, même lorsque le thermostat de l'unité de stockage de vaccins est réglé à une température particulière. C'est normal. Si la lecture du thermomètre ne fluctue pas du tout sur plusieurs lectures, retirez temporairement le thermomètre de l'unité de stockage et placez-le à l'extérieur de l'unité à température ambiante. Vérifiez si la lecture de la température augmente. Si aucun changement dans la lecture de la température ne se produit, le thermomètre est défectueux et doit être remplacé.

Commandes de fonction :

- **Touche MODE/RESET :** Appuyez UNE FOIS pour réinitialiser l'enregistrement de température Max/Min. Lorsque l'appareil sonne une alarme, appuyez UNE FOIS pour désactiver le bip sonore.
- **Touche HAUT/BAS :** Appuyez UNE FOIS pour afficher le réglage de l'alarme haute. Appuyez DEUX FOIS pour afficher le réglage de l'alarme basse. Appuyez TROIS FOIS pour afficher la lecture de la température actuelle.
- **Touche °F/°C :** Appuyez sur ce bouton pour alterner l'échelle d'affichage de la température entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

Installation de la Batterie :

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil et retirez la bande isolante du compartiment des piles. En suivant le diagramme de polarité (+/-) dans le compartiment de la batterie, installez la batterie. Remplacez le couvercle de la batterie. L'appareil émettra un bip et tous les segments de l'écran LCD seront activés.

Programmation des Alarmes :

Le thermomètre affiche la température interne de l'unité surveillée, ainsi que les températures maximales et minimales atteintes. Les lectures maximales et minimales reflètent les températures les plus élevées et les plus basses depuis que la pile a été insérée ou depuis la dernière pression sur la touche MODE/RESET. Si la température dépasse ou descend en dessous de la plage de température définie, l'alarme retentira. Par défaut, le réglage de température d'alarme haute est de 8°C (46,4°F) et le réglage de température d'alarme basse est de 2°C (35,6°F). Pour réinitialiser ces limites, suivez ces instructions :

REMARQUE : Réglez les limites de température d'alarme haute et basse au-dessus et en dessous de la température de fonctionnement du réfrigérateur/congélateur pour éviter les fausses alarmes.

- **Réglage de la température d'alarme haute :** Appuyez UNE FOIS sur la touche HAUT/BAS, puis appuyez sur MODE/RESET pour accéder au mode de réglage de la température **d'Alarme Haute**. Utilisez les flèches haut et bas pour ajuster la température en conséquence. Appuyez à nouveau sur MODE/RESET pour confirmer le réglage.
- **Réglage de la température d'alarme basse :** Appuyez DEUX FOIS sur la touche HAUT/BAS, puis appuyez sur MODE/RESET pour accéder au mode de réglage de la température **d'Alarme Basse**. Utilisez les flèches haut et bas pour ajuster la température en conséquence. Appuyez sur MODE/RESET UNE FOIS pour confirmer le réglage.
- Par défaut, les alarmes basse et haute doivent être audibles. Pour activer/désactiver les alarmes :

- **Réglage de l'alarme sonore élevée** : pour vous assurer que l'alarme élevée est audible, appuyez UNE FOIS sur la touche HIGH/LOW (pour activer HI-SET à l'écran). Appuyez ensuite UNE FOIS sur la touche ALERT ON/OFF pour activer le bip d'ALARME HAUTE. Appuyez à nouveau pour désactiver.
- **Réglage de l'alarme sonore basse** : Pour vous assurer que l'alarme de basse température est audible, appuyez DEUX FOIS sur la touche HIGH/LOW pour activer LOW-SET sur l'écran. Appuyez ensuite UNE FOIS sur la touche ALERT ON/OFF pour activer le bip sonore LO-ALARM. Appuyez à nouveau pour désactiver.

REMARQUE : Pour une alarme haute et une alarme basse activées, l'affichage doit indiquer HI-ALARM et LO-ALARM (voir l'illustration à la page précédente).

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Un verrouillage du clavier est en option sur la plupart des modèles. Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser votre verrou de clavier.

Mot de passe par défaut défini en usine

Le mot de passe par défaut défini en usine est 0123. Si le mot de passe par défaut est perdu, appuyez sur la touche (située à l'intérieur du boîtier de la batterie) pendant 30 secondes, puis attendez le son d'avertissement qui signifie que le mot de passe par défaut défini en usine a été restauré.

Définition du mot de passe :

Lorsque la porte est ouverte, appuyez sur la touche  (située à l'intérieur du boîtier de la batterie) jusqu'à ce qu'elle sonne, entrez le mot de passe 0123, puis # dans les 10 secondes pour confirmer. Entrez votre mot de passe (1-16 chiffres), puis appuyez à nouveau sur # pour confirmer. Un total de 10 mots de passe peut être défini.

REMARQUE : chaque mot de passe commence par un chiffre de 0 à 9 dans l'ordre. Le premier mot de passe commençant par 0 est le mot de passe par défaut. Par exemple, utilisez 1xxx, puis 2xxx etc. pour 10 utilisateurs.

Modification du mot de passe :

Lorsque la porte est ouverte, appuyez sur la touche  (située à l'intérieur du boîtier de la batterie) jusqu'à ce qu'elle sonne, entrez l'ancien mot de passe et appuyez sur # dans les 10 secondes pour confirmer. Saisissez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur # pour confirmer. Le premier chiffre ne peut pas être modifié.

Pour ouvrir la porte :

Lorsque la porte est fermée, appuyez sur la touche START/END, saisissez le mot de passe, puis appuyez à nouveau sur START/END pour confirmer.

Pour verrouiller la porte manuellement :

Appuyez #.

Réglage de la fonction de verrouillage automatique

Réglage du temps de verrouillage automatique : Appuyez sur la touche  (à l'intérieur du boîtier de la batterie), entrez un numéro (n'importe quel nombre entre 10 et 99), puis appuyez sur # pour confirmer. Le temps de verrouillage automatique peut être réglé entre 10 et 99 secondes après l'ouverture de la porte. Si le temps est réglé à moins de 10 secondes, la porte ne se verrouillera pas automatiquement, seulement manuellement.

Suppression des mots de passe d'ouverture de porte

Appuyez sur la touche START/END, entrez le mot de passe par défaut suivi de 0000, puis appuyez sur # et tous les mots de passe d'ouverture de porte seront supprimés, à l'exception du mot de passe par défaut.

REMARQUE : Pour accéder au boîtier de la batterie, vous devez retirer uniquement les deux petites vis situées en haut et en bas de ce couvercle. Ne retirez pas les 4 vis maintenant le clavier et le couvercle à la porte de l'appareil.

Serrure à combinaison LLF3 pour les séries AGP96RF et AGP34RF

Combinaison du fabricant

Le fabricant a défini le code de combinaison sur 0-0-0-0.

Réinitialisation de la combinaison

1. Assurez-vous que les roues numériques sont réglées sur le code correct afin que le boîtier tourne librement. La came doit être engagée afin que les portes de l'appareil ne puissent pas s'ouvrir.
2. Utilisez un tournevis ou un autre outil pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sous la serrure et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que vous ayez entré votre nouveau code.
3. Tournez les roues à quatre chiffres jusqu'à votre nouveau code de combinaison, puis relâchez le bouton de réinitialisation.
4. Assurez-vous que le boîtier peut tourner librement au nouveau réglage. Le réglage du code est terminé.



Verrouiller

Lorsque le verrou est en position déverrouillée (c'est-à-dire que le boîtier peut être tourné à la main), réglez au hasard les roues numériques pour qu'elles se verrouillent.

Déverrouiller

Tournez les roues numériques jusqu'au code correct pour déverrouiller.

Utiliser la clé pour déverrouiller

Vous pouvez utiliser la clé pour déverrouiller si vous oubliez la combinaison.

1. Insérez la clé dans le barillet.
2. Tournez la clé à 90 degrés pour déverrouiller. Si la clé est utilisée pour déverrouiller, la came tournera également de 90 degrés lorsque la clé est tournée. Cependant, les roues numériques ne tourneront pas.

FONCTIONNEMENT DE MODÈLES SPÉCIFIQUES

FF6L, FF7L, FF28LWH, FF511L, FF521BL, FF590SSH, FFAR24L, FFAR10, FFAR12W, FFAR121SS, SCR600L PLUS2, PRO, & MED Séries; SP6DS2D, SP6DS, SP6DSSTB PLUS2 Séries seulement; SCR610BL, SCR1156 MED Séries seulement

Ces modèles sont tous des réfrigérateurs (pas de compartiment congélateur) avec dégivrage automatique. Tous ont des plaques froides sur la paroi arrière, et les endroits les plus froids du réfrigérateur seront à l'arrière et vers le bas. Tous ont des ventilateurs intérieurs pour favoriser un refroidissement uniforme. Dans la partie inférieure arrière au-dessus de la marche, il y a une conduite de vidange pour permettre à l'eau de dégivrage de sortir du réfrigérateur. Gardez cette conduite de vidange dégagée, ou du givrage se produira à l'intérieur du réfrigérateur. Les modèles des séries FF7, FF511L, FFAR10 et SCR ont des lumières qui ne sont pas activées par la porte et sont contrôlées soit par un interrupteur à bascule en haut à droite, soit par un interrupteur d'éclairage à l'intérieur. La lumière à l'intérieur de ces unités restera allumée jusqu'à ce qu'elle soit éteinte manuellement. Bien que l'éclairage LED ne génère pas de chaleur, il n'est pas recommandé de laisser la lumière allumée pendant de longues périodes.

ACF48WPLUS2 Séries

Ces congélateurs sans givre peuvent être encastrables ou autonomes. Ils ne nécessitent pas de dégivrage et disposent d'un thermostat numérique et d'une serrure. Au sommet de l'unité se trouve un système de refroidissement qui utilise un ventilateur pour fournir de l'air froid. Pour un fonctionnement optimal, ne bloquez pas le flux d'air avec le contenu.

FS24L, FS30L, FS603, FS407L, VT65ML PLUS2, PRO, & MED Séries

Ce sont des congélateurs à dégivrage manuel. Aucun ventilateur interne n'est présent et de la glace s'accumulera le long des serpentins de refroidissement. Dégivrez périodiquement la glace (recommandé lorsque le niveau de glace atteint une épaisseur de 1/4 à 1/2 pouce). NE JAMAIS UTILISER D'INSTRUMENT EN MÉTAL car vous pourriez endommager les serpentins de refroidissement, ce qui annulera votre garantie et ne pourra souvent pas être réparé. Pour dégivrer, débranchez de l'alimentation électrique, videz le contenu, fournissez un bac au fond pour recueillir l'eau et utilisez un sèche-cheveux ou une autre source d'air chaud pour faire fondre la glace (ou laissez la porte ouverte et le courant coupé pendant 24 à 48 heures).

CP351 & CT66L PLUS2 Séries

Ces modèles sont des réfrigérateurs-congélateurs à dégivrage cyclique. Les congélateurs sont conçus pour fonctionner à 0°F (-18°C), adaptés à des usages médicaux ou de laboratoire. Ces modèles ont des évaporateurs doubles pour maintenir des températures séparées dans le congélateur et le réfrigérateur. Dégivrez soigneusement le congélateur, comme indiqué ci-dessus pour le dégivrage manuel. La section réfrigérateur fonctionne dans la plage normale (35 à 45°F, ou 2 à 7°C) et dégivre automatiquement.

CM411L, S19LWH, CP133 PLUS2 Séries

Ces modèles sont des réfrigérateurs-congélateurs à dégivrage manuel. Les congélateurs de ces modèles sont conçus pour fonctionner à 25 °F (-4 °C) pour garder la glace congelée, et non pour les médicaments ou les produits nécessitant des températures plus froides. Décongeler soigneusement, en suivant les instructions ci-dessus. La section réfrigérateur fonctionnera dans la plage normale (35 à 45 °F ou 2 à 7 °C) et convient à la plupart des produits réfrigérés.

Séries à usage général

- Ces modèles sont des réfrigérateurs-congérateurs à dégivrage cyclique. Les congérateurs sont conçus pour fonctionner à -4 °F (-20 °C), ce qui est idéal pour le stockage à long terme de certains matériaux sensibles. Les réfrigérateurs sont conçus pour fonctionner entre 33 °F et 50 °F (1-10°C) et se dégivrent automatiquement.
- Les séries AGP96RF et AGP34RF sont des réfrigérateurs-congérateurs à dégivrage cyclique. Les congérateurs sont conçus pour fonctionner en dessous de 14°F (-10°C). Les réfrigérateurs sont conçus pour fonctionner entre 35°F et 46°F (2-8°C) et se dégivrent automatiquement.

REMARQUE : Les unités FF590SSHH, ACF48W, SCR610BL, à tiroirs et les modèles avec BI dans le numéro de modèle sont conçus pour une installation intégrée et nécessitent très peu de dégagement sur les côtés et au-dessus des unités. Tous les autres modèles nécessitent au moins 4 pouces de flux d'air sur les côtés et au-dessus des unités. Tous les modèles, y compris les unités intégrées, fonctionnent mieux lorsque 2 pouces sont fournis entre la paroi arrière et l'arrière de l'unité.

DÉPANNAGE

Essayez d'abord ces solutions pour éviter le coût d'un appel de service inutile.

L'appareil ne fonctionne pas.

- Le cordon d'alimentation est-il débranché ? Branchez-le dans une prise à 3 broches mise à la terre.
- Un fusible a-t-il sauté ou un disjoncteur s'est-il déclenché ? Remplacez le fusible ou réinitialisez le circuit.
- Le thermostat est-il mal réglé ? Voir Comment régler la température à la page 10.

Le moteur tourne constamment ou tourne trop.

- L'endroit où se trouve l'appareil est-il plus chaud que d'habitude ? À des températures normales, le moteur fonctionnera généralement entre 40 % et 80 % du temps. Le moteur fonctionnera encore plus longtemps lorsque l'unité se trouve dans un environnement inhabituellement chaud.
- Un grand nombre d'articles a-t-il été ajouté à l'appareil ? Plus il y en a, plus il faudra de temps pour que l'appareil refroidisse. Pendant ce processus, le moteur fonctionnera plus longtemps.
- La porte est-elle fréquemment ouverte ? L'air chaud entrant dans l'appareil fait fonctionner le moteur plus longtemps. Gardez la porte fermée autant que possible.
- Le thermostat est-il correctement réglé ? Voir Comment régler la température à la page 10.
- La porte est-elle complètement fermée ? Fermez fermement la porte.
- Les serpentins du condenseur sont-ils sales ? Cela empêche un bon transfert d'air et fait travailler le moteur plus fort. Nettoyer les serpentins du condenseur. Voir Nettoyage de l'appareil à la page 7, et référez-vous à #7.
- L'unité a-t-elle un dégagement approprié ? Les modèles avec « BI » dans leur nom nécessitent un dégagement arrière de 2 po et un dégagement minimal sur les côtés et sur le dessus. Toutes les autres unités nécessitent au moins 4" de dégagement de tous les côtés pour un fonctionnement correct.

La température dans l'armoire est trop élevée.

- Vous venez d'ajouter un grand nombre d'articles à l'appareil ? Cela réchauffera l'intérieur de l'appareil jusqu'à ce qu'il puisse refroidir à la bonne température.
- Le thermostat est-il correctement réglé ? Voir Comment régler la température à la page 10.

Il y a une humidité excessive à l'intérieur de l'appareil.

- La porte est-elle ouverte fréquemment ? Si c'est le cas, l'humidité de la pièce entrera dans l'appareil et provoquera une accumulation d'humidité. Cela produira encore plus si l'air dans la pièce est très humide.

La porte est difficile à ouvrir.

- Le joint de la porte est-il sale ou collant ? Nettoyez le joint et les surfaces qu'il touche. Frottez une fine couche de cire de paraffine sur le joint après le nettoyage.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN POUR L'APPAREIL

Dans les 48 États contigus des États-Unis, pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque cet appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, le garant paiera les pièces spécifiées par l'usine et la main-d'œuvre pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une entreprise de service désignée. En dehors des 48 états, toutes les pièces sont garanties un an contre les défauts de fabrication. Les pièces en plastique, les étagères et les armoires sont garanties pour être fabriquées selon des normes commercialement acceptables et ne sont pas couvertes contre les dommages lors de la manipulation ou de la casse.

GARANTIE COMPRESSEUR DE 5 ANS

1. Le compresseur est couvert pendant 5 ans.
2. Le remplacement n'inclut pas la main-d'œuvre.

LE GARANT DES ARTICLES NE PAYERA PAS POUR :

1. Appels de service pour corriger l'installation de votre appareil, pour vous expliquer comment utiliser votre appareil, pour remplacer ou réparer des fusibles ou pour corriger le câblage ou la plomberie.
2. Appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules de l'électroménager ou les étagères en verre brisées. Les pièces consommables (telles que les filtres) sont exclues de la couverture de la garantie.
3. Dommages résultant d'un accident, d'une altération, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle, d'une installation incorrecte, d'une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie, ou à l'utilisation de produits non approuvés par le garant.
4. Les pièces de rechange ou les coûts de main-d'œuvre de réparation pour les unités exploitées en dehors des États-Unis.
5. Les réparations de pièces ou de systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
6. Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES – LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LES PRÉSENTES. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN. LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.



AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le nickel (métallique), qui est reconnu par l'État de Californie comme cancérigène. Pour plus d'informations, allez sur www.P65Warnings.ca.gov

Remarque : Le nickel est un composant de tout l'acier inoxydable et de certaines autres compositions métalliques.

FÉLIX STORCH, INC.
Un enregistré ISO 9001:2015
770 Garrison Avenue
Bronx, New York 10474
www.accucold.com

accucold

Pour la commande de pièces et d'accessoires,
le dépannage et des conseils utiles, visitez
www.summitappliance.com/support

01/2022